

But de l'expérience

Enregistrement de la fréquence cardiaque au repos et à l'effort

Matériel

Console Tooxy autonome	Réf 480 003
Capteur Fréquence cardiaque	Réf 482 105

Montage


Raccorder le capteur fréquence cardiaque sur la console Tooxy. Brancher les électrodes rouges et jaunes via le cordon DIN sur le capteur fréquence cardiaque.

Acquisition

En connectant la console à l'ordinateur, le lanceur du logiciel apparait automatiquement. Choisir l'onglet « SVT », puis « L'atelier embarqué ».



Le capteur est reconnu automatiquement et identifié sur la console.

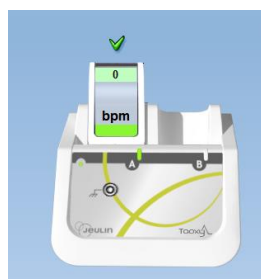

Tenir les 2 électrodes avec la partie métallique sur la paume des mains. Attendre qu'une valeur s'affiche sur le capteur avant de lancer l'acquisition.

Remarque : Si la valeur reste affichée à zéro, augmenter le gain en tournant le bouton du capteur.

Cliquer sur « Démarrer l'acquisition »


Cliquer ici pour démarrer une expérience dans le graphique ou le tableau.



Entrer le nom de l'expérience.

Résultats

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous :

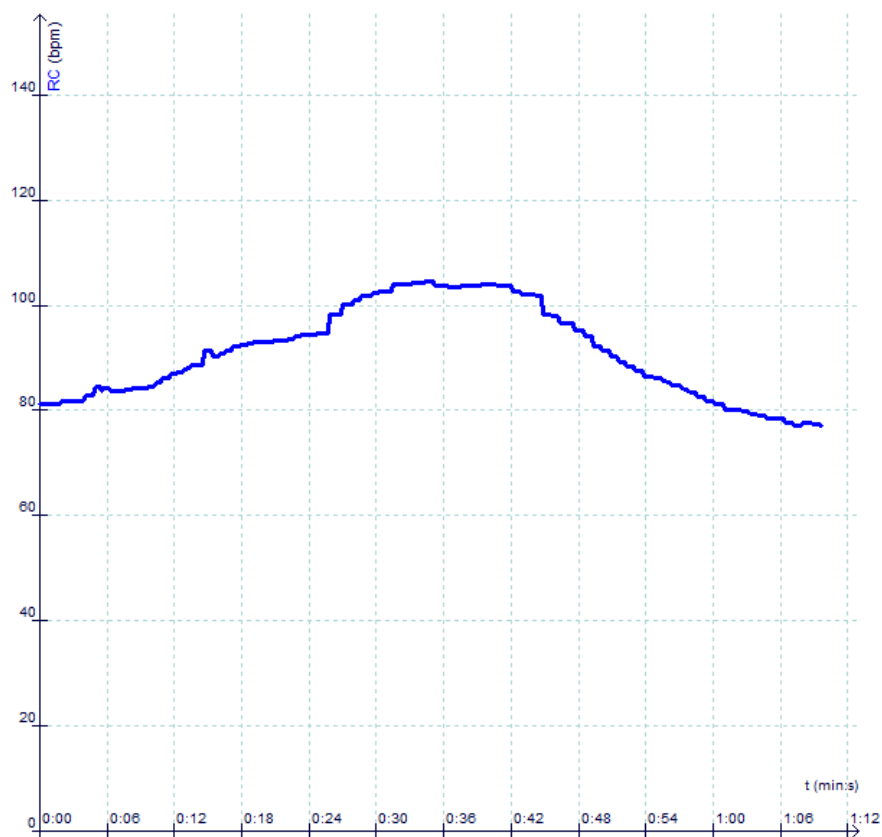

Remarque : L'acquisition démarre et peut durer jusqu'à 11 minutes